

MIKROLAB FRISENETTE

Waterless solutions that protect your lab work

Version 3.1.0



Lab **ARMOR**®

Hold dine prøver kolde

Chill Bucket™ gør det nemt at udføre eksperimenter uden at kontaminere prøverne med vand og fugt. Nu kan du nedkøle alt helt uden is. **Opnå temperaturer fra 4°C helt ned til -20°C.** Opnå helt op til 4 timers stabil nedkøling med kun ét køleelement.

Tørre perler er en bedre løsning end våd is

Prøver forbliver tørre og forbliver på plads. Det er derfor muligt at organisere prøver direkte i spanden. Du undgår vandpytter og at slanger skulle flyde rundt. Opnå større fleksibilitet i temperatur. Du kan benytte køleelementerne eller tør is for at opnå en større fleksibilitet. Du kan endda vælge kun at nedkøle køleelementerne og holde perlerne ved stuetemperatur. Opnå et hav af muligheder.

Hvordan virker det?

Først nedkøler du køleelementerne og nylonposen med Lab Armor Beads i dit køleskab eller fryser. Herefter samler du Chill Bucket™ systemet. Køleelementerne skal placeres i bunden af spanden, hvorefter nylonposen med perlerne placeres oven på. De elementer, som du ønsker at nedkøle placeres i perlerne og låget lukkes tæt.

Chill Bucket med køleelementer holder en temperatur på 0-8°C. Du kan tilføje tør is for at opnå temperatur helt ned til -20°C.

SPECIFIKATIONER

Det får du med i pakken:

- Chill Bucket™ med tætsidende låg
- To køleelementer fra Rubbermaid
- Nylon pose med Lab Armor Beads

Nylonpose med Lab Armor Beads

- Langtidsholdbar nylon tekstil
- Gennemsigtig
- Vaskbar
- Modstår mug
- Snøre lukning
- H 44 x B 32 x D 31 cm
- 2 L perler i posen

Chill Bucket

- 4 L kapacitet
- Lavet af Polyurethane
- Holdbar og let
- Formet så den er let at bære i én arm
- Fri for kondens
- H 178 x B 26,7 X D 17,8 cm

Køleelementer

- Holdbare Rubbermaid gele køleelement
- Holder temperaturen i op til 4 timer
- Kan genbruges
- Ikke giftig

ÉT KØLE-
ELEMENT
HOLDER I OP TIL
4 TIMER